

# ポーラスポリマービーズ 充填カラム

## (Sunpak, TENAX-TA, Chromosorb Century, Porapak, etc)

### 取扱説明書

この度はガスクロマトグラフィー用分離カラムをお買い上げ頂きありがとうございます。分離カラムとして以外の用途には使用しないで下さい。また、下記の注意事項 及び 別紙の充填カラム 取扱説明書 をよくお読み頂いたうえで、ご使用下さいますようお願い致します。

#### 1. 注意事項

Sunpak Series 及び Shimalite-TPA や、TENAX-TA、Chromosorb Century Series、Porapak Series などのポーラスポリマービーズは、エージングをすると粒子が収縮し粒子どうしが弱く焼結します。そのためエージング後または使用中にカラムのところどころに小さなすき間が生じることがあります。

このすき間を吸引などして詰め直しますとキャリアガスの流路に偏りが生じてかえって分離が悪くなる可能性があります。

5mm 以下のすき間であれば、カラム分離性能には差し支えございませんのでそのままご使用下さい。

充填カラムは厳しい品質管理のもとで製造、梱包、出荷を行っておりますが、万一不具合がございましたら現品受取後14日以内に弊社までご連絡下さい。但し、寿命に関する事項や取扱い注意事項に従わないで使用し、劣化したものにつきましては保証いたしかねます。



50-2 Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 JAPAN

TEL 075-621-2360 URL <https://shinwa-cpc.co.jp>